

培养箱&空间表面灭菌喷雾

目录号：M4003A

产品包装

规格：500ml/瓶

目录号：M4003A

本产品常温运输；常温阴凉处保存，保质期 18 个月。

产品特点

广谱高效 —— 专门用于清除 CO₂ 培养箱内的细菌、真菌及支原体等微生物污染。

安全性高 —— 无刺激，无腐蚀，不挥发。

使用方便 —— 直接喷洒即可，省时省力。

产品介绍

本产品具有很强的灭菌功能，专门用于清除培养箱中细菌、真菌、支原体等微生物。由于其作用机理是能迅速渗透到胞浆膜脂质层及蛋白质层，改变细胞壁和膜的通透性，抑制酶或蛋白的活性，影响细胞代谢过程，或干扰核酸和蛋白质的合成，从而达到杀菌作用。

操作说明

- ◆ **培养箱**：移出细胞后，直接将本品喷洒于细胞培养箱的隔板、内壁处，喷三次即可快速杀灭常见污染源，也可将脱脂棉球浸泡除菌剂后擦拭使用。
- ◆ **空间表面**：可消毒橡胶手套、超净台面、桌面、显微镜台、试剂瓶身等物体表面，喷涂完全湿润，不需擦拭，自然风干。

注：1、建议一周处理一次；

2、污染爆发时期，如梅雨季节等，可适当增加用量。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 禁与阴离子表面活性剂混合使用。

本产品仅限科研使用。

培养箱水盘抑菌剂

目录号：M4003B

产品包装

规格：150ml/瓶

目录号：M4003B

本产品常温运输；常温阴凉处保存，保质期 18 个月。

产品特点

广谱高效 —— 高效抑制培养箱水盘中的细菌、真菌及支原体等微生物污染。

安全性高 —— 无刺激，无腐蚀，不挥发。

使用方便 —— 操作方便，省时省力。

产品介绍

本产品具有很强的抑菌功能，对病毒的作用较强，能高效抑制培养箱水盘中细菌、真菌、支原体等微生物。可有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

操作说明

1. 使用 kinlogix 培养箱&空间表面灭菌喷雾 (M4003A) 或者 75%酒精将培养箱水盘内壁清理干净；
2. 将水盘抑菌剂按照 1:100 加入到水盘水体(无菌水)内，充分混匀。
3. 水盘抑菌剂，每 7~10 天更换一次。

注：污染爆发时期，如梅雨季节等，可适当增加用量。

注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 禁与阴离子表面活性剂混合使用。

本产品仅限科研使用。

水浴锅抑菌剂

目录号：M4003C

产品包装

规格：150ml/瓶

目录号：M4003C

本产品常温运输；常温阴凉处保存，保质期 18 个月。

产品特点

广谱高效 —— 高效抑制水浴锅中的细菌、真菌及支原体等微生物污染。

安全性高 —— 无刺激，无腐蚀，不挥发。

使用方便 —— 操作方便，省时省力。

产品介绍

本产品具有很强的抑菌功能，能高效抑制水浴锅中细菌、真菌、支原体等微生物。可有效防止细胞的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

操作说明

1. 使用 kinlogix 培养箱&空间表面灭菌喷雾 (M4003A) 或者 75%酒精将水浴锅内壁清理干净；
2. 将水浴锅抑菌剂按照 1:500 加入到水浴锅水体（无菌水）内，充分混匀。
3. 水浴锅抑菌剂，每 7~10 天更换一次。

注：污染爆发时期，如梅雨季节等，可适当增加用量。

注意事项

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅限科研使用。